



Seroat.
INTERNATIONAL

Seroat®
INTERNATIONAL

关于我们

美国Seroat 赛瑞特，是1989年由Tanvi Trehan博士创建的家族企业，坐落在美国加州埃斯孔迪多，至今一直专注于实验室专用袋、塑料器材的生产及研发。Tanvi Trehan博士及其团队在美国从事本行业有着30多年的经验，在产品设计、开发、制造、应用上有领先的技术优势，在特拉华州与墨西哥分别占地900平米生产基地，工厂拥有多条高速全自动化生产线及强大的制造能力。其品牌Lab- Bag™系列产品在欧美市场得到了诸多工业领域的认可，同时，Seroat一直为全球200多家实验室产品领域的知名企业以OEM或ODM形式生产，产品深受信赖。目前已是全球最大的实验室专用袋的制造商之一。我们致力于帮助客户让世界更健康、更环保、更科学。



生物标本袋系列




高压灭菌袋系列



化学处理袋系列



无菌采样袋系列

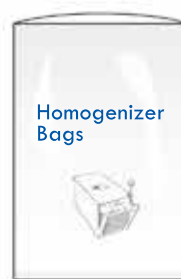

无菌均质袋系列



更健康



更环保



更科学

赛瑞特 M-BAG™ & LAB-BAG™ 高压灭菌袋，是一种用于盛放和灭菌实验室生物废弃物、器具的容器。由不同的材质和特殊工艺制造，可适用于多种温度的湿热灭菌或热空气灭菌，取用方便，颜色醒目，易识别。用于盛放生物实验废弃后的培养皿、培养瓶、管、吸头、移液管、阳性样品等实验室器具、耗材，并经灭菌后丢弃，大大降低了潜在的生物危害，为您创造安全卫生的工作环境，助力安全环保事业。

- 特殊改良材质，耐温更持久
 - 机械强度高，坚韧、耐穿刺
 - 耐高温蒸汽121℃ | 134℃ | 146℃
 - 耐高温印刷图案，防掉色
- 多种尺寸、不同颜色可选
 - 两种灭菌指示功能可选
 - 共挤出工艺，两侧无封口
 - 底部宽型封口，防漏抗冲击
- 带印刷、不带印刷可选
 - 可在脉动真空下湿热灭菌
 - 卷连式包装，取用方便
 - ASTM及EN13432标准认证

特殊树脂复合材质，机械强度高，耐温更持久


新型薄膜多层共挤技术，坚韧，耐穿刺

耐高温印刷图案，防止掉色

两种灭菌指示功能（可选）
PrintInk® & R-Tape®

共挤出工艺，两侧无封口
避免侧漏

宽型高频封口，牢固防漏

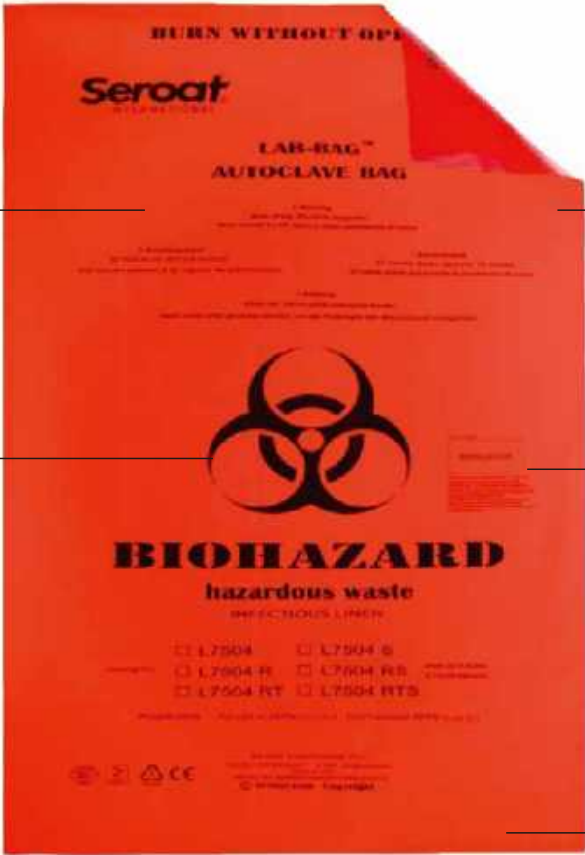

M-BAG™
M07系列 121℃



LAB-BAG™
L65系列 121℃



无印刷

LAB-BAG™
L75系列 121℃



LAB-BAG™
L85系列 134℃



无印刷

LAB-BAG™
L95系列 146℃



无印刷

赛瑞特推出的经济型M07系列生物废弃物处理袋，采用高品质特殊聚乙烯材质，柔韧性好、一次成型、两侧无焊接，底部宽型封口设计，承重力好，降低了危险品渗漏的风险。

主要适用于生物废弃物的盛放、转移掩埋或焚烧处理，也可用于传统湿热灭菌（121℃，20min），一次性使用，不得重复。可选择带有灭菌指示功能（PrintInk® 油墨型）的处理袋，在袋身上可快速观察是否经过灭菌处理，是工业生物实验室中废弃物处理的理想选择。

优势

- 机械强度适中，经济实惠，适合盛放和转移生物废弃物
- 可承受高温高压121℃(250°F)湿热灭菌（脉动真空式除外）
- 印刷醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准
- 橘红色、黄色两种可选，便于分类处理
- 卷连式包装，取用方便，可选配封口绳

应用

适用于制药、生物、食品工业实验室的生物废弃物盛放或灭菌处理（仅限常规废弃物与非尖锐性耗材，如培养皿、培养瓶、试管和少量阳性样液等）



订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758S	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755S	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754S	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759Y	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758Y	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758YS	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757Y	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756Y	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755Y	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755YS	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754Y	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754YS	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759R	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758R	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758RS	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757R	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756R	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755R	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755RS	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754R	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754RS	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
M0759YR	9×12in	230×300mm	1.5mil	0.038mm	2L	750/Case
M0758YR	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	500/Case
M0758YRS	12×20in	300×500mm	1.5mil	0.038mm	10L	250/Case
M0757YR	15×23in	380×580mm	1.5mil	0.038mm	14L	500/Case
M0756YR	18×26in	460×660mm	1.5mil	0.038mm	19L	500/Case
M0755YR	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	500/Case
M0755YRS	20×32in	500×800mm	1.5mil	0.038mm	32L	200/Case
M0754YR	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	500/Case
M0754YRS	28×38in	720×970mm	1.5mil	0.038mm	62L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



高压灭菌除臭剂



桌上型支架



落地型支架



高压灭菌桶

L65系列（121℃）是赛瑞特公司废弃生物处理袋经典型产品之一，由原生高密度聚乙烯、Exceed™ 茂金属特殊复合材料制成，具有较高的机械强度，且耐温更持久。它同样适用于高压蒸汽灭菌和脉动真空式灭菌，完全耐受121℃（250°F）高温蒸汽，它也可以重复利用（灭菌非一次性容器和其它工具等）。其抗冲击与抗撕裂强度符合标准。

优势

- 具有更高的机械强度，坚韧、防扎，坚固耐用
- 耐受部分弱酸碱性的生物废弃物
- 持续性耐温更久，可承受最高125℃（257°F），103.4kPa的蒸汽压力
- 带醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准，印有多国语言提示操作
- 半透明色，提供多种尺寸的袋子，满足不同的需求
- 卷连式包装设计，存放、取用更方便
- 可选配专用封口绳，用于丢弃前封口处理

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物实验室所有常规废弃物的灭菌，如：培养皿、动物笼、移液管、吸头、培养瓶、弱酸碱样液等



订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501S	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502S	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503S	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504S	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505S	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500N	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501N	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501NS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502N	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502NS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503N	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503NS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504N	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504NS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505N	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505NS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk® & R-Tape®使生物废弃物处理更安全，更高效！

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500R	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501R	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501RS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502R	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502RS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503R	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503RS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504R	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504RS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505R	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505RS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500RT	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501RT	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501RTS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502RT	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502RTS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503RT	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503RTS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504RT	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504RTS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505RT	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505RTS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

使用小提示：

此系列的灭菌袋在使用过程中，请勿扎紧袋口，让高压蒸汽快速进入袋内使灭菌更彻底，灭菌温度不得超过125℃（257°F）。在使用带有PrintInk®&R-Tape®的高压灭菌袋时，请注意不要超出有效期。

L75系列是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一，由Exceed™茂金属、PE-HD复合作而成，特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比，具有更高的机械强度、耐持续高温等显著特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器，也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌，完全耐受121℃，其抗冲击与抗撕裂强度符合标准。

优势

- 卓越的机械强度，通过ASTM抗压及抗撕裂测试，坚韧、防扎，坚固耐用
- 耐持续性高温，可承受最高125℃（257°F），103.4kPA的蒸汽压力
- 带醒目的生物安全标识，符合美国OSHA标准，印有多国语言提示操作
- 提供两种颜色、多尺寸的袋子，满足不同的需求
- 卷连式包装设计，存放、取用更方便
- 可选配专用封口绳，用于丢弃前封口处理

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌，如：培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等



订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500S	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501S	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502S	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503S	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504S	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505S	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506S	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500Y	10×14in	254×356mm	2.5mil	0.060mm	3L	500/Case
L7500YS	10×14in	254×356mm	2.5mil	0.060mm	3L	250/Case
L7501Y	12×18in	300×450mm	2.5mil	0.060mm	8L	500/Case
L7501YS	12×18in	300×450mm	2.5mil	0.060mm	8L	250/Case
L7502Y	14×22in	356×560mm	2.5mil	0.060mm	12L	500/Case
L7502YS	14×22in	356×560mm	2.5mil	0.060mm	12L	250/Case
L7503Y	18×28in	460×710mm	2.5mil	0.060mm	22L	500/Case
L7503YS	18×28in	460×710mm	2.5mil	0.060mm	22L	250/Case
L7504Y	20×33in	510×838mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L7504YS	20×33in	510×838mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L7505YS	28×38in	720×970mm	2.5mil	0.060mm	62L	250/Case
L7506YS	33×43in	840×1100mm	2.5mil	0.060mm	89L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500R	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500RS	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501R	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501RS	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502R	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502RS	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503R	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503RS	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504R	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504RS	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505RS	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506RS	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L7500RT	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	500/Case
L7500RTS	10×14in	254×356mm	2.0mil	0.051mm	3L	250/Case
L7501RT	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	500/Case
L7501RTS	12×18in	300×450mm	2.0mil	0.051mm	8L	250/Case
L7502RT	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	500/Case
L7502RTS	14×22in	356×560mm	2.0mil	0.051mm	12L	250/Case
L7503RT	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	500/Case
L7503RTS	18×28in	460×710mm	2.0mil	0.051mm	22L	250/Case
L7504RT	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	500/Case
L7504RTS	20×33in	510×838mm	2.0mil	0.051mm	37L	250/Case
L7505RTS	28×38in	720×970mm	2.0mil	0.051mm	62L	250/Case
L7506RTS	33×43in	840×1100mm	2.0mil	0.051mm	89L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

使用小提示：

此系列的灭菌袋在使用过程中，请勿扎紧袋口，让高压蒸汽快速进入袋内使灭菌更彻底，灭菌温度不得超过125℃（257°F）。在使用带有PrintInk®&R-Tape®的高压灭菌袋时，请注意不要超出有效期。

L85系列（134℃）是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一，由PP与M-PP增强复合作，具有较高的机械强度与热变形温度，能耐受134℃（274°F）持续性高温蒸汽，同时它可以耐受弱酸碱性的生物样液，其各项强度指标符合标准。

优势

- 耐磨度与机械强度高，坚韧、防扎，坚固耐用
- 耐持续性高温，可承受最高140℃（285°F）
- 热变形温度高，灭菌实验器具时可以重复使用
- 带醒目的生物安全标识，符合标准，印有多国语言提示操作
- 可选配有专用的弹性封口安全夹，用于灭菌时蒸汽排放和丢弃前封口

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌，如：培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品、实验笼、试管架、敷料镊等器具耗材



订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501S	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502S	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503S	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504S	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505S	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506S	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501N	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501NS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502N	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502NS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503N	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503NS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504N	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504NS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505N	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505NS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506NS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。请在使用时注意PrintInk®油墨是否超过有效期。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501R	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501RS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502R	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502RS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503R	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503RS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504R	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504RS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505R	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505RS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506RS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。请在使用时注意R-Tape胶条是否超过有效期。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8501RT	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8501RTS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8502RT	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8502RTS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8503RT	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8503RTS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8504RT	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8504RTS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8505RT	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8505RTS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8506RTS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



L86系列高压灭菌袋（134℃），由国内工厂生产加工而成，在技术工艺上进行了诸多改良。采用特殊PP聚丙烯材质（FlexiFim™薄膜），不仅耐受高温134℃（274℉）表现突出，而且显著提升了整个系列的机械强度，质地更加柔软、坚韧，耐穿刺性能更高，同时还可以耐受弱酸碱性的生物样液，性价比更高。

优势

- 特殊PP聚丙烯材质，机械强度更高，承重能力强
- 材质柔软、坚韧，耐穿刺性能更高，抗撕裂
- 耐持续性高温，可承受更高140℃（285℉）
- 印刷油墨牢固度高，避免在灭菌中出现掉墨、脱墨、反粘现象
- 带醒目的生物安全标识
- 热变形温度高，灭菌实验器具时可以重复使用
- 袋身两侧无封口，仅在袋底采用高频宽型封口，坚固耐用

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌，如：培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品、实验笼、试管架、敷料镊等器具耗材。



订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8601	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8601S	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8602	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8602S	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8603	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8603S	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8604	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8604S	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8605	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8605S	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8606S	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8601Y	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8601YS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8602Y	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8602YS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8603Y	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8603YS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8604YS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8605Y	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8605Y	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8605YS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8606YS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米白色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。请在使用时注意PrintInk®油墨是否超过有效期。

订货信息

橘红色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8601R	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8601RS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8602R	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8602RS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8603R	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8603RS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8604S	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8604RS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8605R	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8605RS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8606RS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



订货信息

黄色

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L8601YR	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	500/Case
L8601YRS	8×12in	200×300mm	2.5mil	0.060mm	2L	250/Case
L8602YR	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	500/Case
L8602YRS	12×20in	300×500mm	2.5mil	0.060mm	9L	250/Case
L8603YR	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	500Case
L8603YRS	16×31in	400×780mm	2.5mil	0.060mm	21L	250/Case
L8604YR	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	500Case
L8604YRS	20×32in	500×800mm	2.5mil	0.060mm	33L	250/Case
L8605YR	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	500/Case
L8605YRS	24×32in	600×800mm	2.5mil	0.060mm	37L	250/Case
L8606YRS	28×43in	700×1100mm	2.5mil	0.060mm	70L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷



L95系列 (146℃) 是赛瑞特公司高压灭菌袋经典型产品之一，由高强度的尼龙材料制成，透明色。主要用于热空气灭菌(146℃/295°F)，也可用于高压蒸汽灭菌 (134℃/274°F)，并可重复使用（灭菌非一次性容器和其它工具等），同时可耐受酸碱生物样液，其各项强度指标符合标准。

优势

- 具有更高的机械强度，坚韧、防扎，坚固耐用
- 持续性耐温更久，可承受146℃（295°F）热空气灭菌
- 特殊材质，热变形温度高，灭菌实验器具时可以重复使用
- 带醒目的生物安全标识，符合标准，印有多国语言提示操作
- 透明色，多种尺寸，无印刷可选，满足不同的需求
- 配有专用封口绳，用于丢弃前封口处理

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、生物实验室所有常规废弃物的热空气灭菌或高压蒸汽灭菌，如：实验笼、试管架、敷料镊等金属器具或培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等废弃物耗材



订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500S	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501S	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500Case
L9502S	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500Case
L9503S	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504S	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505S	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case



订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500N	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500NS	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501N	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501NS	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502N	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500Case
L9502NS	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503N	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500Case
L9503NS	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504N	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504NS	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505NS	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case



注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷


PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。请在使用时注意PrintInk®油墨是否超过有效期。

订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500R	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500RS	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501R	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501RS	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502R	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500Case
L9502RS	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503R	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500Case
L9503RS	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504R	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504RS	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505RS	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case

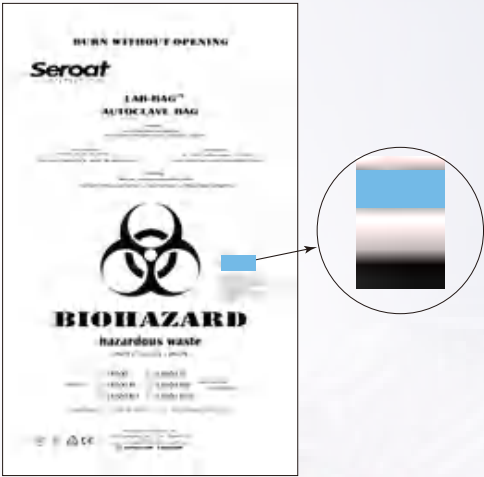


R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。请在使用时注意R-Tape®胶条是否超过有效期。

订货信息

透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L9500RT	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	500/Case
L9500RTS	8×12in	200×300mm	3.0mil	0.076mm	2L	250/Case
L9501RT	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	500/Case
L9501RTS	10×14in	254×356mm	3.0mil	0.076mm	3L	250/Case
L9502RT	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	500/Case
L9502RTS	12×20in	300×500mm	3.0mil	0.076mm	9L	250/Case
L9503RT	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	500/Case
L9503RTS	16×31in	400×780mm	3.0mil	0.076mm	21L	250/Case
L9504RT	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	500/Case
L9504RTS	20×32in	500×800mm	3.0mil	0.076mm	33L	250/Case
L9505RTS	24×32in	600×800mm	3.0mil	0.076mm	37L	250/Case

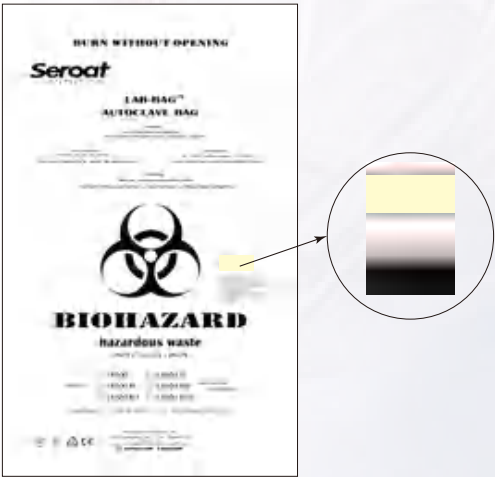


注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

封口绳

- 取用方便，无须裁剪，直接封口
- 橘红色，醒目标示
- 优于绳子或橡皮筋，柔软性好，易捆绑，缠绕后牢固固定
- 内置镀锌细铁丝，经退火工艺处理，外包胶为聚乙烯
- 用于灭菌袋丢弃前的封口，不得用于蒸汽灭菌中

货号	长度 (mm)	颜色	包装
L0411	300	橘色	500/包

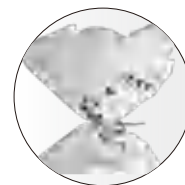

封口绳

- 自带切割器，长度可任意裁剪
- 内置镀锌细铁丝，外包胶为聚氯乙烯
- 安全性高，优于绳子或橡皮筋，易捆绑，缠绕后牢固固定
- 可做袋身捆绑，如固定袋内容易倾倒的器具
- 灭菌袋丢弃前封口处理


货号	长度 (m)	颜色	包装
L0412	25	绿色	1卷/盒



快速封口绳

- 有止退功能，自锁紧固
- 颜色有橘色或红色可选，方便标记
- 尼龙PA66材质，柔软、韧性好，捆扎力大，防断裂
- 可用于高温蒸汽灭菌，灭菌时要预留袋口，便于蒸汽排放
- 灭菌后可直接拉紧封口绳，绑扎快速，使用非常方便

货号	长度 (mm)	颜色	包装
L0421	246	橘色	250/包
L0422	297	红色	250/包

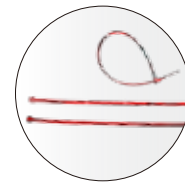

封口安全夹

- 可单手操作，取用简单方便
- 完全耐受蒸汽高压121℃灭菌
- 独特的设计，灭菌时随蒸汽压力自动调节，便于蒸汽的渗入与排出
- 安全性高，优于绳子或橡皮筋，易操作
- 优质尼龙材质，弹性大，可重复使用
- 适配于宽度720mm以下Seroat®或其他品牌高压灭菌袋

货号	内径 (mm)	颜色	包装
L0431	φ18	白色	100/包



除臭剂

- 有效去除高压灭菌废弃物时释放的恶臭
- 121℃或132℃蒸汽压力下100%溶解
- 胶囊状，方便使用，安全无毒
- 投入一颗即可释放出愉快的清香气味
- 三种味道两种包装规格，便于选择

货号	味道	包装
L0712	苹果味	100/瓶
L0712S	苹果味	50/瓶
L0722	柠檬味	100/瓶
L0722S	柠檬味	50/瓶
L0742	桃子味	100/瓶
L0742S	桃子味	50/瓶



桌上型支架

- 表面橘红色环氧树脂涂层钢丝，醒目标示，防锈防腐蚀
- 直径0.31" (8mm) 钢制框架，放置非常稳固，体积小，转移方便
- 表面处理光滑，防止袋子刮划，可121℃蒸汽高温灭菌
- 取放袋子操作方便，是实验台，洁净柜、生物安全柜放置的理想选择
- 可选购支架盖，聚丙烯材质，易安装使用，用于掩盖异味
- #L0310(old)适用于宽度在200mm灭菌袋，例如：M0759、L8501等
- #L0311适用于宽度在200-260mm灭菌袋，例如：L7500、L6501等
- #L0312适用于宽度在300-360mm灭菌袋，例如：L7502、L6502、M0758等

货号	开口尺寸 (mm)	外尺寸 (mm)	包装
L0310(old)	122×83	150×95×218	1/箱
L0311	160×90	200×128×260	1/箱
L0312	180×130	220×160×370	1/箱
L0311-1	支架盖	175×105	1/箱
L0312-1	支架盖	200×145	1/箱



落地型支架

- 经济，灵活轻便，折叠收纳节省空间，便于转移和储放
- 镀锌钢材质，坚固耐用，环氧树脂涂层，不易生锈、耐腐蚀
- 底部带有可移动的滴水盘，方便拿取清洗
- 独特配重设计，橡胶防滑垫脚，支撑地面牢固可靠
- 蓝色与橘红色两种可选，便于分类管理
- 带有调节带，开口大小可调，适配不同尺寸灭菌袋
- 适用于Seroat® L7504、L6504、L8505、M0755等高压灭菌袋

货号	外尺寸 (mm)	颜色	包装
L0328B	250×310×690	蓝色	1/箱
L0328R	250×310×690	橘红色	1/箱



落地型支架

- 镀锌冷轧钢材质，电镀涂层，耐腐蚀
- PP塑料盖，防止异味散发
- 底部带有金属脚踏，可轻松开启遮味盖
- 结构简单，所占空间较小
- 适用于Seroat® 宽度在600~900mm高压灭菌袋，例：M0754、L7505、L7506、L8505等系列
- 可选适配器（#L0326-1），适用于Seroat® 宽度在300~550mm高压灭菌袋例：M0755、L6504、L7504、L8503等系列

货号	外尺寸 (mm)	包装
L0326	350×300×760	1/箱
L0326-1	--	1/箱



可移动型支架

- 底部带有耐磨滑轮，方便推拉移动，方便实用
- 脚踏式开盖，方便省力，避免手部接触
- 钢制支架，防生锈，坚固耐用，不易变形
- 顶部带盖子，掩盖异味和防止袋子脱落
- 后部有挂袋，用于存放预使用的灭菌袋
- 适用于Seroat®灭菌袋中M0754、L7504、L7505S、L7506S等系列
- 可选适配器（#L0327-1），适用于尺寸更小的灭菌袋

货号	外尺寸 (mm)	开口尺寸 (mm)	包装
L0327	450×500×990	350×430	1/箱
L0327-1	--	--	1/箱



生物安全废弃桶

- 特殊聚丙烯材质，耐腐蚀，坚固、结实、防穿刺
- 灵活可控的盖子，可单手开启操作，限制传染性垃圾暴露
- 符合美国OSHA标准29 CFR
- 桶体印刷BIOHAZARD生物危害标志
- 可与Seroat®或其它品牌的高压灭菌袋/生物垃圾袋配套使用
- 可整体放于灭菌锅中，121℃高压蒸汽灭菌
- 主要作用于危险类生物废弃物次级防漏

货号	外尺寸 (cm)	容量 (L)	包装
L0221	φ22×H28	5.5	1/箱
L0222	φ28×H43	19	1/箱
L0223	φ34×H74	57	1/箱



高压灭菌桶

- 专为放置灭菌锅设计，两侧内置手柄，方便搬提
- 优质加厚聚丙烯材质，坚韧耐磨，反复灭菌，耐用
- 配套盖子，灭菌后可掩盖生物垃圾异味
- 可持续性耐受121℃蒸汽灭菌30min
- 主要应用于生物废弃物在灭菌中的次级防漏或盛放
- 附带一张带有粘性的“Biohazard”生物危害标示，不可灭菌
- 符合美国OSHA标准29 CFR

货号	外尺寸 (cm)	容量 (L)	包装
L0211	φ28×H46	25	1/箱
L0212	φ36×H58	49	1/箱



生物安全废弃桶，桌上型

- 由耐穿刺的聚丙烯材料制成，可做利器盒收集使用
- 坚韧耐磨，可反复高温高压灭菌，经久耐用
- 配有盖子，掩盖生物垃圾异味
- 体积小巧，是放置生物安全柜中的理想选择
- 防漏、防裂、防污染，易清洗
- 附带一张背胶的“Biohazard”生物危害标示（不可灭菌）
- 应用于生物废弃物的次级防漏、盛放和灭菌

货号	尺寸 (mm)	容量 (L)	包装
L0910	φ132×193	2.2	1/包
L0911	φ168×239	4.6	1/包



高压灭菌指示胶带

- 适用于蒸汽灭菌方式，121℃（20min）或132℃（6min）
- 线条由白色变为黑色表示验证灭菌通过（#L0511）
- 胶带上显示“STERILIZED”字样验证灭菌通过（#L0512）
- 无乳胶无铅成分，CE标准
- 符合CDC疾病预防控制中心监测灭菌标准

货号	指示方式	尺寸 (mm×m)	包装
L0511	线条	25×50	1/包
L0512	字样	25×12.7	1/包



干热灭菌指示胶带

- 适用于干热灭菌，160℃热空气消毒，大约10分钟变色
- 灭菌时由初始的绿色变为深棕色或黑色，且变色不可逆
- 可清晰的识别物品是否经灭菌处理
- 每片带有背胶，可以黏粘在任何物品上，撕掉无粘胶残留
- 取下后为长方形小片,每片尺寸19×29mm
- 符合ISO: 11140-1, Class 1标准

货号	指示方式	包装
L0521	色块	1000片/卷



搁置盒

- ABS材质，表面光滑，结实、耐用
- 需墙面安装或黏粘背胶，方便取用灭菌袋
- #L0331适用于宽度12"以内的灭菌袋，例如：M0758、L6502、L7500、L8501等
- #L0332适用于宽度16"以内的灭菌袋，例如：M0757、L7502等

货号	外尺寸 (mm)	包装
L0331	330×105×110	1/箱
L0332	440×105×110	1/箱



器具灭菌布袋

- 自然白色，袋身印刷醒目的BIOHAZARD生物危害标记
- 由特殊纤维素/棉丝/双层料工艺制作，防静电，符合易燃织物FFA要求
- 耐受121℃或132℃蒸汽灭菌，易清洗，耐磨性好，抗皱不起球
- 透气性好，蒸汽灭菌更充分，内外压平衡，提升灭菌效果
- 袋口配有收缩封口绳，密封袋口，防交叉污染
- 可接受在100℃的烘箱中干燥，并能保证高效的细菌过滤效率

货号	尺寸 (mm)	包装
L0611	150×300	1只/包
L0612	200×400	1只/包
L0613	300×400	1只/包
L0614	450×400	1只/包
L0615	400×600	1只/包



器械高压灭菌袋

- 易于辨认袋内物品，且高度阻菌，有效保证灭菌效果
- 胶带密封型，容易密封
- 带有灭菌指示，显示清晰稳定，经高压蒸汽灭菌后变色
- 也可热封口，充分灭菌后并长期无菌保存
- 易开口，开启方便，防污染袋内物品
- 多种尺寸可选，满足不同灭菌物品

货号	尺寸 (mm)	包装
L1201	89×133	200/盒
L1202	89×229	200/盒
L1203	133×254	200/盒
L1204	191×330	200/盒
L1205	254×356	200/盒
L1206	305×432	200/盒



耐高温手套

- 100%纯棉，毛圈织物，预缩水, 可洗涤
- 最高耐温达 232℃（450°F）
- 完全阻燃与极佳的耐热性
- 柔软性高，取放实验物品灵活方便
- 橘红色，易于安全操作标示的颜色
- 是操作灭菌锅、烘箱等高温设备的理想选择

货号	袖口长度 (mm)	总长度 (mm)	包装
L1101	127	330	2只/包




赛瑞特实验室生物废弃物用袋使用指引



M07系列

盛放 (121℃ 蒸汽灭菌)


适用于制药、生物、食品工业实验室的所有生物废弃物盛放或灭菌处理 (仅限常规废弃物与非尖锐性耗材, 如培养皿、培养瓶、试管和少量阳性样液等)

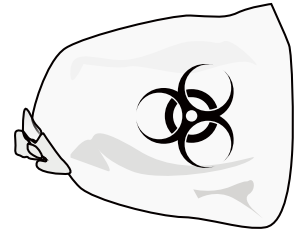

L65系列

121℃ 蒸汽灭菌



适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌, 如: 培养皿、动物笼、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等

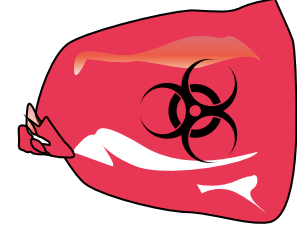

L75系列

121℃ 蒸汽灭菌


适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌, 如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等

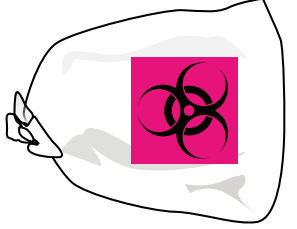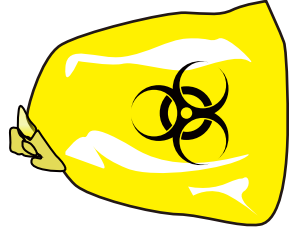

L85系列

134℃ 蒸汽灭菌

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有生物废弃物或预消毒器具的灭菌, 如: 培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品、实验笼、试管架、敷料镊等器具耗材

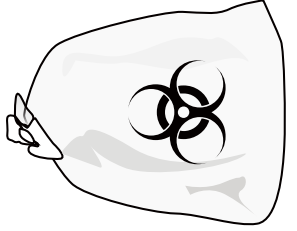

L95系列

146℃ 空气灭菌

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、生物实验室所有常规废弃物的热空气灭菌或高压蒸汽灭菌, 如: 实验笼、试管架、敷料镊等金属器具或培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等废弃物

实验室生物废弃物蒸汽高压灭菌处理



实验室生物废弃物集中储放



外部焚烧或掩埋处理

更健康

更环保

更科学

